

## AGN 银显影液 (B 法) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

AGN 银显影液 (B 法) 主要由柠檬酸、AGN 银等组成，是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液，不含阿拉伯胶。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
AGN 银显影液 (B 法)	100ml	1 份	3 个月	4℃ 避光
试剂 (A)：AGN 银显影 A 液	98ml	1 份	3 个月	RT 避光
试剂 (B)：AGN 银显影 B 液	2ml	1 份	3 个月	4℃ 避光

### 操作步骤 (仅供参考)：

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。
- 2、临用前，按试剂 (A) 剂 (B) = 49: 1 混合，即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 银显影液内，一般显色 3~5min，具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。

染色结果：阳性呈黑色状颗粒，背景干净。

### 注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

AGN 显影液 (A 法)
AGN 显影液 (B 法)
APES 防脱剂
Arfagal 封片剂
EDTA 抗原修复液 (50×)
Fischor 封片剂