

番红 O 乙醇溶液(0.5%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开，亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。番红 O 乙醇溶液又称番红酒溶液。

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求进行操作。
- 2、单独使用一般染 1~2min。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。