

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)由 1M Tris、Tricine、SDS 等组成，不含变性剂 SDS，用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)	500ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后，先在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液，装配，和上缓冲液槽连接。
- 2、上缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液，以覆盖加样孔。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (45%, 43.4_1.6)
Acr-Bis (40%_2%)
Acr-Bis (40%, 49_1)
Acr-Bis (40%, 39_1)